

REINRAUMVERFAHREN:

So entfernen Sie Rückstände

Rückstände können viele Ursachen haben und die Ansammlung hartnäckiger Rückstände aufgrund mangelhafter Reinigungs- und Spülpraktiken oder chemischer Unverträglichkeit stellt eine besondere Herausforderung dar.

EMPFOHLENE PRODUKTE:

ProKlenz™ NpH Steriler Reiniger | ProKlenz™ Booster Steriler Reiniger

1

REINIGUNGSLÖSUNG VORBEREITEN

Empfohlene persönliche Schutzausrüstung (PSA)




Geschlossene Schutzbrille gegen Chemikalienspritzer



Gummihandschuhe

So stellen Sie zwei Gallonen einer 1 %igen v/v-Lösung her

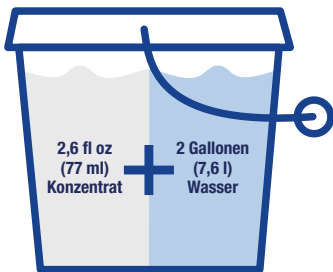

TIP

Beachten Sie stets das Sicherheitsdatenblatt (SDS) des Produkts hinsichtlich der empfohlenen persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

2

REINRAUMTECHNIK NUTZEN

Zwei- oder Drei-Eimer-System



Bereiten Sie zwei Eimer mit einer 1%igen (v/v) Reinigerlösung vor.

Befolgen Sie die bewährten Reinigungspraktiken und verwenden Sie dieselbe Technik wie bei der Desinfektion mit einem 2- oder 3-Eimer-System.

ANWENDUNG

Wie oft müssen Reinigungslösungen ausgetauscht werden?

ISO-Klasse 5 und 6: Alle 55 Quadratmeter (600 Quadratfuß)
ISO-Klasse 7 und 8: Alle 92 Quadratmeter (1000 Quadratfuß)

3

REINIGUNGSLÖSUNG AUF DIE BETROFFENEN BEREICHE AUFTRAGEN

Gängige Reinraumwerkzeuge



Mopps



Eimer

Anwendungsbereiche

BÖDEN

WÄNDE

FENSTER

TÜREN

AUSRÜSTUNG

TIP

Hartnäckige, schwer zu entfernende Rückstände erfordern möglicherweise das Schrubben mit einem aggressiveren Reinigungsmittel. Die Lift-and-Pull-Technik wird für den letzten Spülschritt verwendet.


ANWENDUNG

Mit der Pull & Lift-Technik vom saubersten zum schmutzigsten Bereich auftragen

Schritt 1: Heben Sie den Mopp an und setzen Sie ihn auf die Oberfläche. Ziehen Sie ihn zu sich heran.

Schritt 2: Heben Sie den Mopp an und setzen Sie ihn an der Stelle ab, an der Sie den ersten Moppstrich begonnen haben, sodass sie sich um 20 % überlappen. Ziehen Sie ihn zu sich heran.

Schritt 3: Wiederholen Sie den Vorgang, um die gesamte Oberfläche abzudecken.

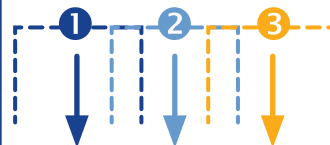


4

OBERFLÄCHEN PRÜFEN

Holen Sie sich Hilfe bei hartnäckigen Ablagerungen



Fusselfreie Tücher

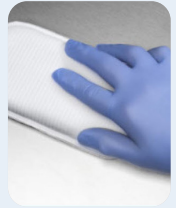

Schwämme

Lassen Sie den gesamten Raum an der Luft trocknen (üblicherweise 10–15 Minuten).



Behandeln Sie verbleibende feuchte Stellen, indem Sie sie mit sauberen, fusselfreien Tüchern, Schwämmen oder Wischmopps trocknen.

Inspizieren Sie alle Oberflächen.



Wiederholen Sie den obigen Vorgang nach Bedarf.

ANWENDUNG

Ältere Anlagen und beschädigte oder behandelte Oberflächen können besondere oder zusätzliche Herausforderungen darstellen.

Wenn man sich ausschließlich auf nicht-mechanische Anwendungen wie Vernebeln oder Sprühen verlässt, kann dies die Rückstandsbildung verstärken.

Regelmäßiges Spülen ist die beste Methode, um Ablagerungen zu vermeiden.